


## Инструкция APC TEK S0850

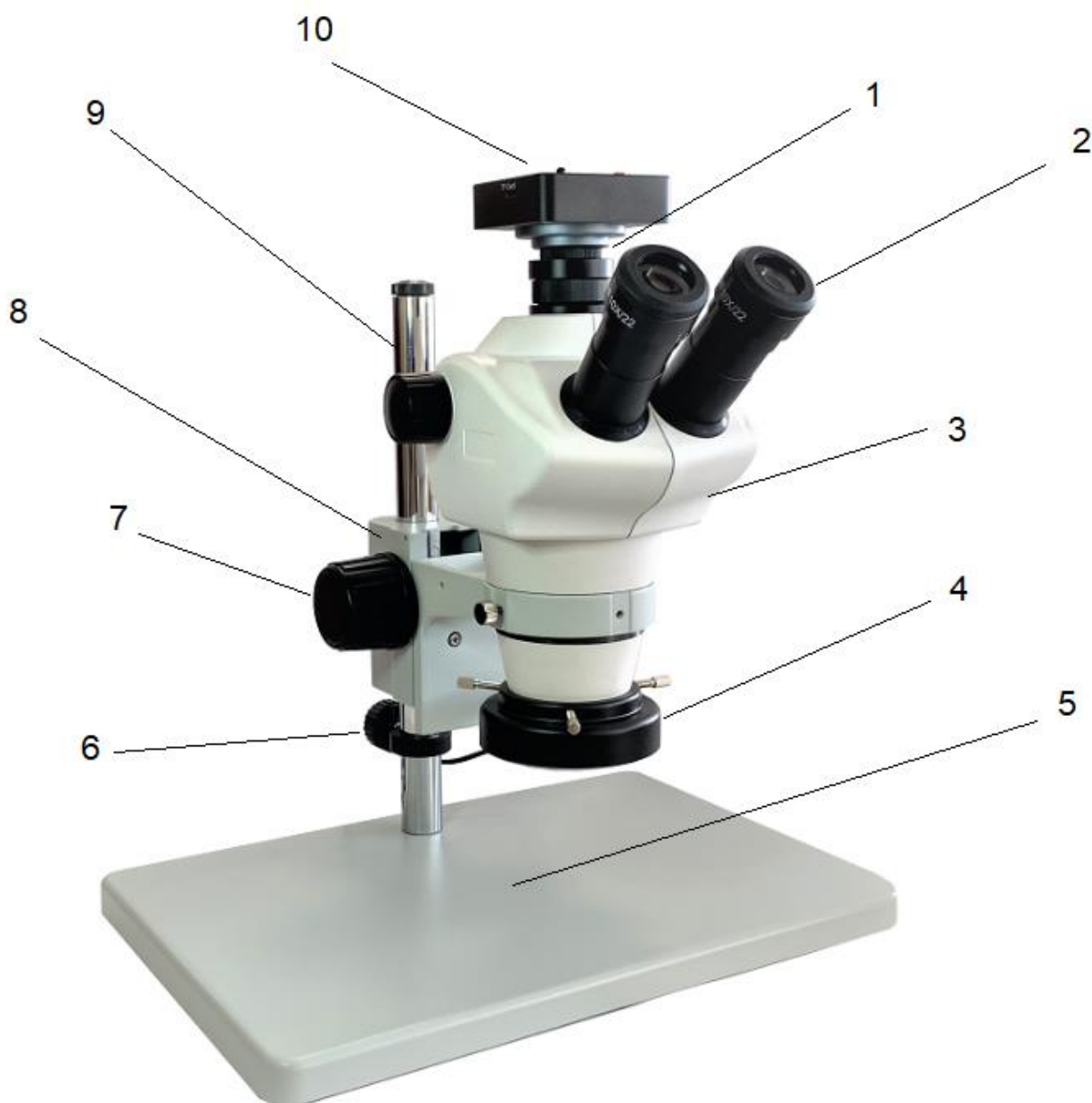

1. Переходник для цифровой камеры. Кольцо на переходнике позволяет настроить фокус на камере одновременно с фокусом в окулярах.
2. Окуляры. Каждый окуляр снабжен поворотным корпусом для настройки разницы диоптрий на глазах, если нужно. А также подстройка окуляров позволит пользователю настроить, чтобы фокус при изменении увеличения от большого к маленькому не уходил.
3. Тринокулярный наблюдательный тубус. Служит для вывода изображения на два окуляра и на камеру одновременно.
4. Осветитель кольцевой на 144 светодиода. Яркий осветитель с удобным расположением включения и выключения и регулировки яркости под рукой прямо на корпусе осветителя.

5. Предметный столик. Широкоформатный предметный столик рекомендуется использовать резиновый коврик для защиты от царапин (опционально).
6. Кольцо-держатель фокусирующего механизма (опционально). Обеспечивает дополнительную защиту от сползания микроскопа под собственным весом, если пользователь часто переставляет задним винтом фокусирующий механизм по высоте.
7. Ручка фокусировки. Продублирована слева и справа, встроенная функция регулировки тугости хода. Для регулировки нужно держать левой рукой левую ручку, а правой рукой немного крутить правую ручку против часовой стрелки, чтобы ослабить, или по часовой стрелке, чтобы усилить тугость хода.
8. Фокусирующий механизм.
9. Штанга штатива.
10. Камера цифровая для передачи изображения на монитор HDMI.